

Ts Easi-View



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.



Guide de l'utilisateur Easi-View

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

- Veiller à ce que votre Easi-View n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Les décharges électrostatiques peuvent compromettre le bon fonctionnement de votre Easi-View. Dans ce cas, l'éteindre puis le rallumer afin de le réinitialiser.
- La garantie est invalidée en cas d'ouverture du boîtier, quelle que soit la raison.
- La garantie ne couvre pas les pertes de données ni les pertes indirectes d'informations associées à l'utilisation de l'appareil.

Support et garantie

Ce produit est protégé par une garantie d'un an couvrant tous les problèmes qui interviennent dans le cadre d'une utilisation normale. Tout usage abusif du Easi-View™ ou toute ouverture du boîtier invalide cette garantie. Toutes les réparations effectuées en dehors de la garantie font l'objet de frais de remplacement.

Veillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour connaître les dernières informations sur le produit.

Envoyer un courriel à feedback@tts-group.co.uk pour une assistance technique.

TTS Group Ltd

Numéro vert : 0800 318686

Park Lane Business Park Numéro de fax gratuit : 0800 137525

Kirkby-in-Ashfield


Nottinghamshire, RU

NG17 9GU



TTS-Group
EL00052

Bien connaître votre Easi-View

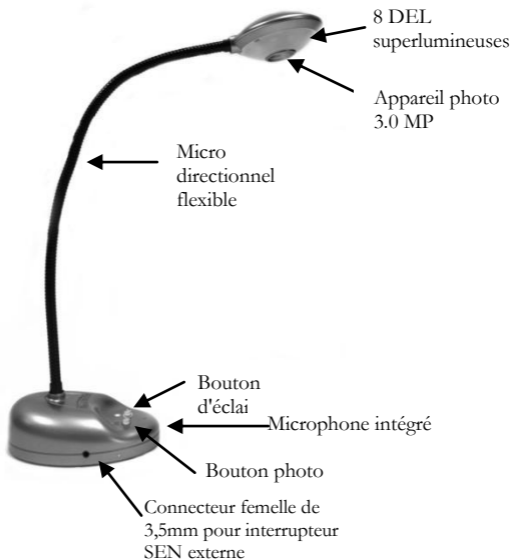

Les commandes de Easi-View

Deux boutons sont prévus à la base de Easi-View :



Appuyer sur le bouton instantané pour prendre une nouvelle photo.



Appuyer sur le bouton éclairage pour allumer les DEL. Appuyer plusieurs fois sur le bouton rend les DEL plus lumineuses.


En plus du bouton photo, Easi-View a un connecteur femelle mono de 3,5mm permettant l'utilisation de commandes externes pour prendre des photos.

Connexion à un PC

- Brancher le Easi-View dans une prise USB disponible.
- A la première connexion de Easi-View sur un PC, il installe automatiquement les pilotes et selon le système d'exploitation utilisé, il peut être nécessaire de réamorcer l'ordinateur.
- Le PC reconnaît le dispositif comme un dispositif vidéo USB et il s'affiche en tant que tel dans la section Scanners et appareils photo de “Mon ordinateur”.
- **Pour que Easi-View fonctionne correctement, les ordinateurs avec webcam interne doivent avoir leur webcam désactivée.**


Installation de Easi-View (PC seulement)

La procédure ci-dessous est pour Windows XP (compatible avec Vista).

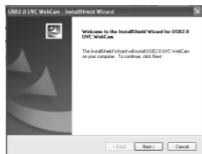


- Connecter le Easi-View au port USB de votre PC. Insérer le CD dans votre PC et le programme d'installation doit s'exécuter automatiquement. Si le programme n'est pas lancé automatiquement, double cliquer sur l'icône

“setup.exe”. Cliquer sur le bouton Installer pour continuer.

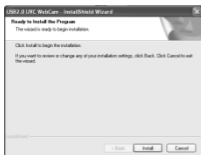

- Cliquer sur le bouton suivant pour continuer.

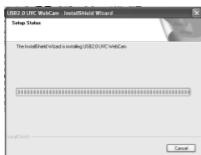


- L'installateur copie maintenant les fichiers requis dans votre PC. Il installe aussi DirectX si nécessaire.



- Si cette page s'affiche, cliquer sur "Continuer malgré tout".
- Cliquer sur "Finir" pour compléter l'installation.

Configuration de la résolution des instantanés et des aperçus

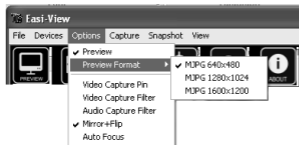

La résolution des aperçus peut être configurée dans le menu des options.



La résolution des images est spécifiée séparément en utilisant le menu des instantanés.

Pour prendre des photos



Pour prendre une photo, utiliser le bouton des instantanés à la base de Easi-View, ou cliquer simplement sur l'icône “photo”. Pour visualiser vos photos, sélectionner “ouvrir mes photos” dans le menu “Visualiser” et naviguer jusqu'au répertoire qui est sauvegardé dans l'ordre chronologique.



Si l'image s'affiche à l'envers, utiliser la fonction pivotement pour faire tourner l'image et la visualiser correctement.



Le Easi-View dispose d'une fonction de mise au point automatique. Il est possible de refaire une mise au point n'importe quand en cliquant sur l'icône de mise au point.

Capture d'images



Pour la capture d'images en direct, cliquer seulement sur l'icône "vidéo". L'icône passe au rouge et il vous est demandé de fournir une confirmation. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône. Dans le menu "capture", une option permet de spécifier une durée de capture maximum pour empêcher la création de fichiers trop volumineux.

Utilisation de Easi-View comme webcam

Le Easi-View dispose d'un microphone incorporé et il peut être utilisé comme une webcam avec des applications populaires comme Messenger.

Spécifications techniques

- Résolution de 3.0 Mega Pixel
- Mise au point automatique (10cm minimum)
- 8 DEL superlumineuses

Diagnostic de panne

Easi-View est un appareil robuste conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions normales d'utilisation. Il est cependant possible que des problèmes interviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service d'assistance technique.

Problème	La mise au point automatique ne fonctionne pas
Solution	Le PC est équipé d'une webcam interne. Cette webcam doit être désactivée pour que votre Easi-View fonctionne correctement.

Problème	L'image est trop sombre
Solution	Appuyer sur le bouton éclairage ou utiliser une source d'éclairage externe.

