



AVISO: PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Não recomendado para crianças com idade inferior a 3 anos.

Avisos


- Guarde estas instruções para consultas futuras
- O Easi-Scope 2 possui uma bateria não substituível e recarregável
- Não tente remover a bateria
- Em caso de descarga electrostática, o seu Easi-Scope 2 poderá deixar de funcionar devidamente. Nesse caso, desligue-o e ligue-o novamente
- A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por qualquer motivo
- A garantia não abrange qualquer perda de dados nem qualquer perda de informação consequente

Funções

O Easi-Scope 2 é um Microscópio Sem Fios USB que utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz para transmitir imagens digitais até uma resolução de 640 x 480 com um alcance superior a 10 m. O receptor USB do seu Easi-Scope 2 pode emparelhar até quatro (4) Easi-Scope 2 simultaneamente e permite-lhe alternar entre os múltiplos dispositivos emparelhados.

Conteúdo da Embalagem

- Easi-Scope 2
- Receptor USB
- CD de Instalação
- Manual do Utilizador
- Cabo de Carregamento USB

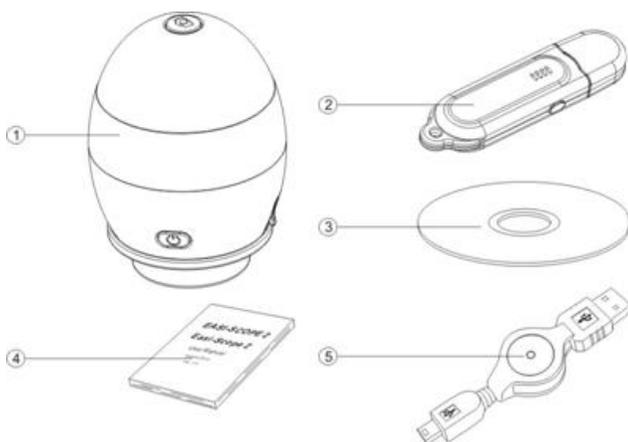

Requisitos Mínimos

Processador AMD / Intel 1,8 GHz;

256 Mbytes de RAM;


USB Versão 2.0;

Uma Unidade de Disco Compacto;

Sistemas Operativos Suportados

Windows XP SP3, Windows Vista e Windows 7.

Localização de Peças e Comandos

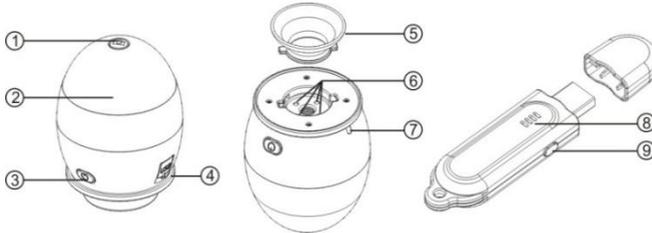

- | | | | |
|----|--|----|---------------------|
| 1. | Botão de Pressão | 2. | Controlo de Focagem |
| 3. | Botão de Alimentação/Emparelhamento | 4. | Tomada USB |
| 5. | Tubo da Lente da Objectiva | 6. | Iluminação LED |
| 7. | Indicador de Estado | 8. | Indicador de Canal |
| 9. | Botão de Emparelhamento/Seleccção de Canal | | |

Instalar Aplicação e Controlador de Hardware

- Ligue o Receptor USB no seu computador e aguarde até terminar a instalação automática do hardware Windows.
- Insira o CD de Instalação na sua unidade óptica e o Instalador do Easi-Scope 2 iniciará automaticamente. Se não iniciar automaticamente, vá a "My Computer" (O Meu Computador), seleccione a unidade de CD e faça duplo clique em setup.exe
- Quando surgir o Assistente InstallShield do Easi-Scope, conforme indicado abaixo, clique em Next (Seguinte).
- Aguarde pela conclusão da instalação e, em seguida, clique em "Finish" (Concluir) para fechar o Assistente InstallShield do Easi-Scope.

Utilizar o Easi-Scope 2

Carregar o Easi-Scope 2

O Easi-Scope 2 está equipado com uma bateria recarregável incorporada que é carregada utilizando a ficha mini-USB na parte lateral do Easi-Scope 2. Carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.

Para carregar a bateria, ligue o cabo USB fornecido ao seu Easi-Scope 2 e ao seu computador. Ao carregar o Easi-Scope 2, o Indicador de Estado no Easi-Scope 2 acende até a bateria ficar totalmente carregada.

Se a bateria do Easi-Scope 2 estiver em baixo, o Indicador de Estado pisca lentamente.

Nota: É recomendável que carregue sempre totalmente a bateria, não apenas parcialmente.

Iniciar

- Inicie o seu computador.
- Ligue o Receptor USB do Easi-Scope 2 ao seu computador.
- LIGUE o Easi-Scope 2 premindo ligeiramente o botão de Alimentação/Emparelhamento.

Emparelhamento

Depois de o Easi-Scope 2 ter iniciado, poderá ser necessário emparelhar o Easi-Scope 2 com o Receptor USB se:

- Estiver a utilizar o Easi-Scope 2 pela primeira vez ou,
- O Easi-Scope 2 tiver sido previamente emparelhado com outro Receptor USB.

O procedimento de emparelhamento consiste no seguinte:

- Inicie o seu computador, ligue o Receptor USB, inicie a aplicação do Easi-Scope 2 e LIGUE o Easi-Scope 2.
- Prima sem soltar o botão de Alimentação/Emparelhamento do Easi-Scope 2 durante sete (7) segundos até o Indicador de Estado piscar# rapidamente, indicando que o seu Easi-Scope 2 entrou no Modo* de Emparelhamento.

- Prima sem soltar o botão de Emparelhamento no Receptor USB durante três (3) segundos até o LED do Indicador de Canal piscar rapidamente, indicando que o Receptor USB entrou no Modo* de Emparelhamento.
- Depois de entrarem no modo de emparelhamento, ambos os dispositivos irão iniciar o processo de emparelhamento. Quase de seguida será possível visualizar a imagem na aplicação do Easi-Scope 2.

* O tempo limite do modo de emparelhamento está definido para 15 segundos no seu Easi-Scope 2 e no seu Receptor USB. Se o emparelhamento não for bem sucedido dentro deste período, os seus dispositivos regressarão ao estado normal sem serem emparelhados. Repita os passos 2 a 4 para emparelhar novamente os seus dispositivos.

O Indicador de Estado não irá piscar se estiver a carregar a bateria do Easi-Scope 2.

Emparelhar múltiplos Easi-Scope 2

Os Receptores USB do seu Easi-Scope 2 são capazes de emparelhar até quatro (4) Easi-Scope 2 e permitem-lhe alternar entre as fontes de imagem. Para emparelhar múltiplos Easi-Scope 2, siga o procedimento apresentado abaixo.

- Emparelhe o primeiro Easi-Scope 2 utilizando o procedimento de emparelhamento descrito na secção anterior.
- Depois de concluído, clique uma vez no Botão de Emparelhamento/Seleção de Canal para passar para o canal de emparelhamento seguinte.
- O LED do Indicador de Canal no Receptor USB irá passar para o canal seguinte.
- Repita o procedimento de emparelhamento para emparelhar um 2.º Easi-Scope 2.
- Repita os passos 2-3 para emparelhar até quatro (4) Easi-Scope 2.


Utilizar o Easi-Scope 2 com a Aplicação do Easi-Scope 2

Iniciar a Aplicação

Inicie a aplicação do Easi-Scope 2 fazendo duplo clique no ícone do Easi-Scope 2. É apresentada a janela da Aplicação do Easi-Scope 2 conforme indicado.



Tirar uma Fotografia

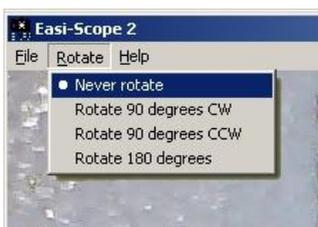

- Para tirar uma fotografia da imagem que está a visualizar, prima o Botão de Pressão do Easi-Scope 2.
- Será apresentada uma nova janela. Antes de guardar a sua fotografia, poderá rodá-la utilizando a opção "Rotate" (Rodar) manual.
- Clique em "File" (Ficheiro) e, em seguida, seleccione "Save As" (Guardar Como)

Gravar um Vídeo



- Para gravar um vídeo, clique em "Capture" (Captar) e, em seguida, selecione "Start Capture" (Iniciar Captura).



- Se ainda não tiver sido definida uma pasta de destino, ser-lhe-á solicitada uma pasta de destino para armazenar o seu ficheiro de vídeo. Selecione uma pasta de destino, conforme indicado abaixo e, em seguida, selecione OK.



- Quando surgir o ecrã seguinte, selecione OK para iniciar a gravação.




- Para parar a gravação, clique em "Capture" (Captar) e, em seguida, seleccione "Stop Capture" (Parar Captura) ou prima a tecla Esc no teclado, conforme indicado abaixo.

Definições Avançadas

Alterar a Resolução



- Para alterar a resolução, clique em "Options" (Opções) e, em seguida, seleccione "Video Capture Pin" (Pino de Captura de Vídeo).
-

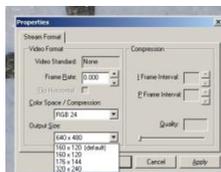

- Quando surgir a janela de Propriedades, pode seleccionar a resolução pretendida utilizando a caixa de selecção "Output Size" (Tamanho de Saída), conforme indicado abaixo.

Assistência e Garantia

Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta do Easi-Scope 2 ou a abertura da unidade tornarão esta garantia inválida. Qualquer perda de dados, ou perda consequente, não será abrangida por esta garantia. A bateria não pode ser substituída pelo utilizador.

Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão sujeitas a um custo de substituição.

Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

TTS Group Ltd

Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU
Reino Unido

Número de telefone: +44 1623 887068

Número de fax: +44 1623 887062



AVISO! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses, porque inclui peças pequenas. Perigo de sufocação

Made in China

Código do produto: EL00132 TTS Easi-Scope 2